



小贴士



查看更多资料
请扫码并关注

ARC光学DO电极使用指南和维护

➤ 使用指南

每次使用前例行检查，电极在使用前应外观良好，各部件无松动现象；连接电极，查看电极性能指标应在正常范围内（新电极 100%或接近 100%，当电极性能指标低于35%时要更换新的光氧膜帽）。

➤ 电极安装

在检查好后，可以装入电极的护套中。在安装时电极只能向前推，不能转动电极杆，避免电极前端膜帽松动脱落，通过转动电极的连接螺丝，用手拧紧即可。

➤ 电极维护

- 千万不要向光氧电极膜帽中添加电解液，否则会损毁电极！
- 电极内部有污染时可以用纸巾擦拭干净，但玻璃视窗一定要用镜头纸擦拭！
- 更换电极膜帽时请同时更换膜帽备件附带的O型圈！
- 存储要放置于-10~60 °C的干燥处，并注意防潮！



规范的操作是您节省成本的第一步

